

LS-R902

軟體更新操作說明



台灣客斯睦有限公司
TAIWAN COSMO INSTRUMENTS CO., LTD.

1. 準備 1 個隨身碟(容量需至少保留 500Mb)。
2. 將電腦連線至台灣客斯睦有限公司的官方網站(<https://www.twcosmo.com>)。
3. 如圖所示依次點選“技術訊息”⇒“儀器軟體更新檔案”。





4. 請將圖中所示五個檔案全部下載至隨身碟。





5. 到 LS-R902 的主畫面，注意此時的隨身碟尚不用連接上 LS-R902。




6. 在主畫面點選 ，進入解除介面鎖定，輸入“0000”按下 **Enter**，成功解鎖為 .




7. 在主畫面點選 ，“切換為手動模式，可以嗎？”請點選 **是**，成功切換為 .



8. 在主畫面點選 ，進入主選單畫面，切換至第二頁點選“幫助”選單。



9. 在幫助選單裡，點選“版本信息”，可看目前 LS-R902 的軟體版本。

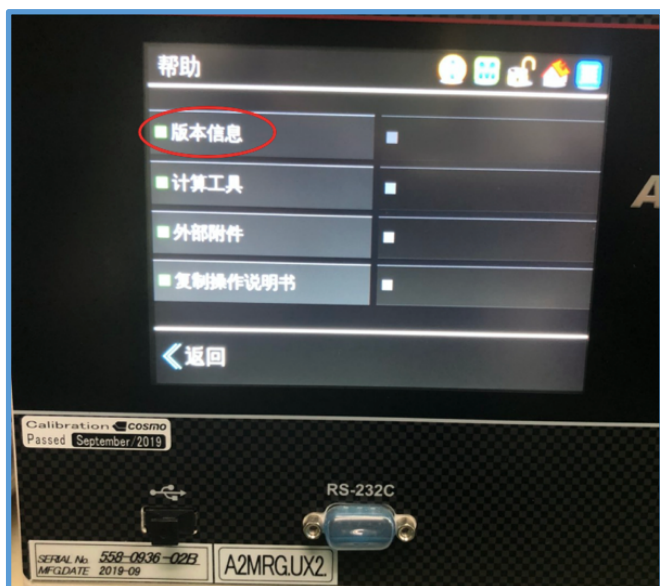

10. 先將隨身碟連接上 LS-R902，再點選更新，即可進入更新狀態。



11. LS-R902 更新完畢會出現更新結束視窗，點選 OK，LS-R902 將會重新啟動。



12. 重新啟動後，請重覆步驟 6~9 的操作，查看目前的版本是否為 “1.0.1.2” ，是的話代表更新成功。

